

测试报告

样品信息			
样品名称	骨疏康颗粒	编号	W20180412-002
样品重量	\	剂型	\
收样日期	2018/04/12	测试期间	2018/04/13-04/17
样品描述	/		
测试需求			
测试成分	淫羊藿苷含量测定		
参考标准			
参考标准	中国药典 2015 年版一部标准	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	Agilent 1260

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Welchrom® C18 (4.6×250mm , 5μm)
流动相:	乙腈 / 水=27 / 73
检测器:	270nm
柱温:	25°C
流速:	1.0ml/min
进样量:	10μL
注意事项:	/

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

邮编: 321000

Tel:400-810-6969

E-mail:guodeyong@welchmat.com

● 流动相配置:

流动相: 乙腈: 水=27: 73, 双泵混合;


● 样品溶液的配置:

对照溶液: 取淫羊藿苷对照适量, 用甲醇溶解稀释 (客户提供);

供试品溶液: 取供试品 0.5g, 加甲醇 20ml, 超声 30 分钟, 放冷, 加甲醇定容至 50ml, 摇匀, 过 0.22um 的滤头, 取续滤液作为供试品溶液;


● 谱图和数据

1、 对照溶液:

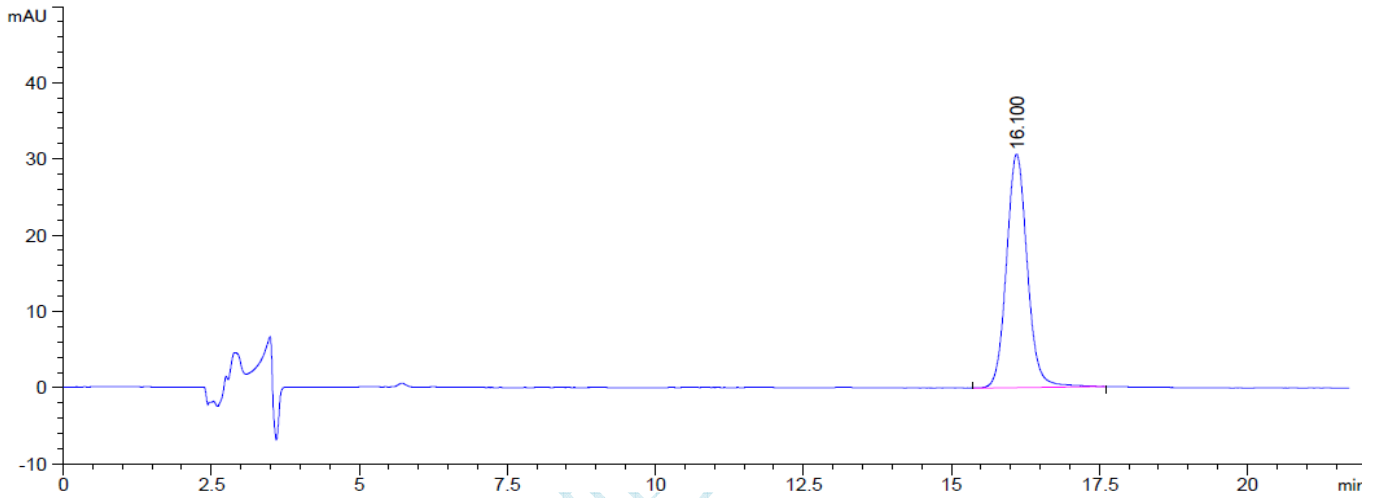

保留时间 [min]	k'	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	对称 因子	峰宽 [min]	塔板数	分离度	选择性
16.100	-	746.03741	30.59260	0.89	0.3682	10592	-	-

2、 样品溶液:

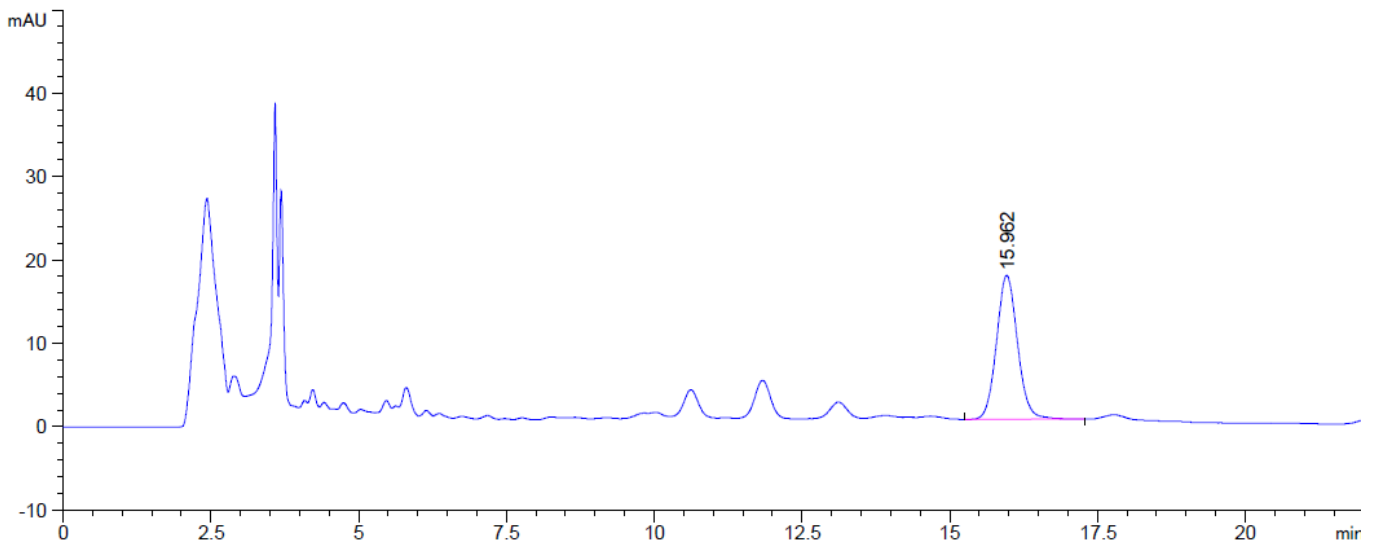

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

邮编: 321000

Tel:400-810-6969

E-mail:guodeyong@welchmat.com

保留时间 [min]	k'	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	对称 因子	峰宽 [min]	塔板数	分离度	选择性
15.962	-	429.19852	17.25916	0.90	0.3833	9607	-	-

● 结论

月旭 Welchrom[®] C18 (4.6×250mm , 5 μ m), 在此色谱条件下检测, 可以达到测试要求。

报告签字

测试: 郭德勇

日期: 2018-04-17

审核: 吴小梅

日期: 2018-04-17

月旭科技